

Kurzanleitung – Temporäre private Nutzung von NI-Produkten


1. Browser-Einstellungen

- JavaScript aktivieren
- Cookies zulassen
- Popup-Blocker deaktivieren

2. Persönliches NI-Benutzerprofil anlegen und auf Bestätigungs-Mail warten

<https://lumen.ni.com/nicif/create.xhtml>

Falls der Direktlink nicht funktioniert, dann folgen Sie diesem <https://www.ni.com/de-de.html> ...

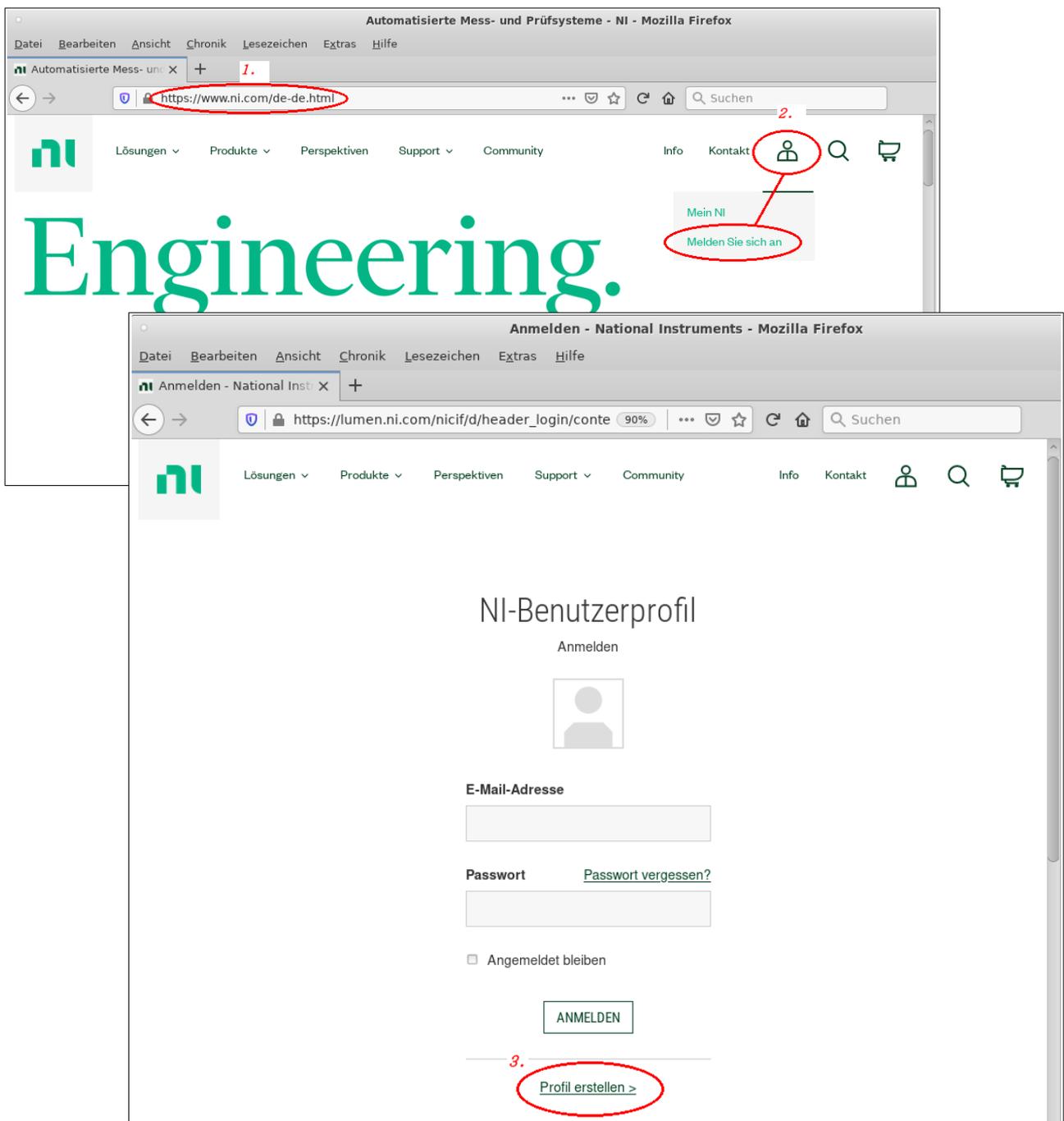

Mit einem Klick auf „Profil erstellen“ gelangen Sie zur o.g. Seite.

3. Software-Download

Es folgen Hinweise für die LabVIEW-Version „Spring 2020“ sowie DIAdem 2021 SP1. (NI stellt teilweise auch ältere Versionen zum Download bereit.)

3.1. LabVIEW Student Software Suite Frühjahr 2020

<https://www.ni.com/de-de/support/downloads/software-products/download.labview-student-software-suite.html>

Auswahl: *Windows; Spring 2020; 32-bit; Deutsch oder Englisch*
 Windows; Spring 2020; 64-bit; (nur) Englisch

3.2. DIAdem 2021 SP1

<https://www.ni.com/de-de/support/downloads/software-products/download.diadem.html>

Auswahl: *Windows; 2021 SP1; 64-bit; Deutsch oder Englisch*

4. Software-Installation und -Aktivierung (*inkl. Verlängerung der Testperiode*)

Die Installation – durchzuführen mit Admin-Rechten – erfordert einen Internetzugang und erfolgt über den sog. Paketmanager, der als erstes Paket installiert wird.

Die Installation ist abzubrechen, wenn das Softwareaktivierungs-Fenster erscheint!

Der Rechner ist neu zu starten.

Nach dem Rechner-Neustart ist im Startmenü unter **National Instruments** mit Admin-Rechten der **NI-Lizenzmanager** auszuführen – die sog. ‚Evaluierungs-Version‘ ist nunmehr ersichtlich und für 14 Tage verfügbar.

Zum Aktivieren der Software und zum Verlängern der Testperiode ist jetzt der Button ‚Software aktivieren‘ sowie der Button ‚ZUM AKTIVIEREN ANMELDEN‘ anzuklicken – es hat die Anmeldung am persönlichen **NI-Benutzerprofil** zu erfolgen.

Im danach erscheinenden ‚Software aktivieren‘-Fenster ist unten der Button ‚TESTPERIODE VERLÄNGERN‘ anzuklicken – die Testperiode wird somit auf 45 Tage erhöht!

Das Fensters ist durch Betätigen des ‚BEENDEN‘-Button zu schließen.

Im NI-Lizenzmanager erscheint jetzt die Evaluierungsversion mit dem Zusatz: *45 Tage übrig*

Der NI-Lizenzmanager kann beendet werden.

Beim ersten Start von LabVIEW bzw. DIAdem erscheint erneut ein Fenster mit der Ausschrift „Ihr Volumenlizenzserver wurde nicht gefunden.“ In der unteren Fenster-Leiste muß jetzt im Auswahlfeld ‚MICH BEIM ABLAUF ERINNERN‘ ausgewählt werden – danach schließt sich das Fenster selbständig und das Programm startet!

5. Software-Deinstallation (*komplett*)

Um eine komplette Deinstallation der NI-Produkte zu erzielen, sind in dieser Reihenfolge folgende Schritte erforderlich.

5.1. Nutzung des NI-Paketmanagers

Im Startmenü unter **National Instruments** mit Admin-Rechten den **NI-Lizenzmanager** ausführen, auf ‚INSTALLIERT‘-Reiter klicken, alle Produkte anhaken und ‚ENTFERNEN‘-Button betätigen. Den Aufforderungen (inkl. dem Rechner-Neustart) folgen.

5.2. Deinstallation des NI-Paketmanagers

Nach dem Rechner-Neustart unter *Systemsteuerung* → *Programme und Feature* → „*NI Package Manager 64-bit*“ auswählen und deinstallieren. Dabei ist die Warnung zu quittieren.

5.3. Deinstallation der restlichen NI-Software

Unter *Systemsteuerung* → *Programme und Feature* → „*National Instruments Software*“ auswählen und deinstallieren. Gg.-falls einer Aufforderung zum Neustart des Rechners folgen.